

PRELEVEMENT POUR GAZ COMPRIME

POUR COLLECTEUR DE GERMES CLIMET



Le + produit


- Gaz comprimé 70 à 620 kPa
- Inox, design conçu pour réduire les risques de contamination.
- Conforme à ISO 8573-4.
- Adaptable sur collecteurs Climet
- Impaction directe sur boîte de Pétri 90

Cette option permet de contrôler la qualité microbiologique des gaz comprimés. Il effectue le prélèvement des bactéries par impaction sur une boîte de Pétri standard en se plaçant à la pression du gaz comprimé.

Le débit constant est de 100 litres/minute quelle que soit la pression du gaz comprimé, entre 70 et 620 kPa.

MATÉRIEL :	Inox
	Entrée 1/4 pouce femelle NPT. Sortie tube à cannelure pour tuyau souple 3/8 de pouce.
	Clips pour boîte de Pétri : Inox
BOÎTE DE PÉTRI :	Diamètre 90 standard

NOUS CONTACTER

 +33 2 32 09 36 26

 instrumentation@intertek.com

 intertek-instrumention.com

